

商品保證卡

品名	數位型迴轉式震盪器	廠牌	EVERNEW
機型	YOS-201	製造號碼	
客戶名稱			
地址			
電話		公司章	
購買日期			
保證期間	至		

保證內容：

1. 本產品保固期限為自購買日起一年。若在保固期限內發生任何損壞，我們將免費更換零件或維修。
2. 雖在有效保證期限，若有下列之情況恕不免費保證：
 - (1) 未能出示保證卡者。
 - (2) 人為因素使用不當或擅自改裝者。
 - (3) 安裝後移動或運送所發生之故障。
 - (4) 由於天災地變而發生損毀者。
 - (5) 經本公司以外廠商之修理、調整、改造而引起的故障及損壞。
3. 外觀外殼、消耗性產品或零件不在保證範圍內。
4. 本保障卡需本公司蓋章即生效，如有遺失恕不補發，敬請妥為保存。

又鑫生物科技有限公司

服務專線：

TEL: (02) 2100-1008

FAX: (02) 2522-1018



又鑫生物科技有限公司
Yu-Shing Biotech., Ltd

數位型迴轉式震盪器



操作說明

型號: YOS-201

YOS-301

索引

一、控制面板說明	2
二、控制面板圖示	2
三、操作說明	3
四、規格說明	4
五、清潔保養及維護	5
六、注意事項	5
七、故障排除	6
八、線路圖	6


入機體內，影響儀器之壽命。

9. 儀器若間斷不使用時，請將主要電源關閉。

七、故障排除：

1. 檢查保險絲是否燒毀。
2. 檢查開關是否故障（面版 LED 不亮）。
3. 檢查螺絲是否鬆脫，使的連桿卡住。

八、線路圖：

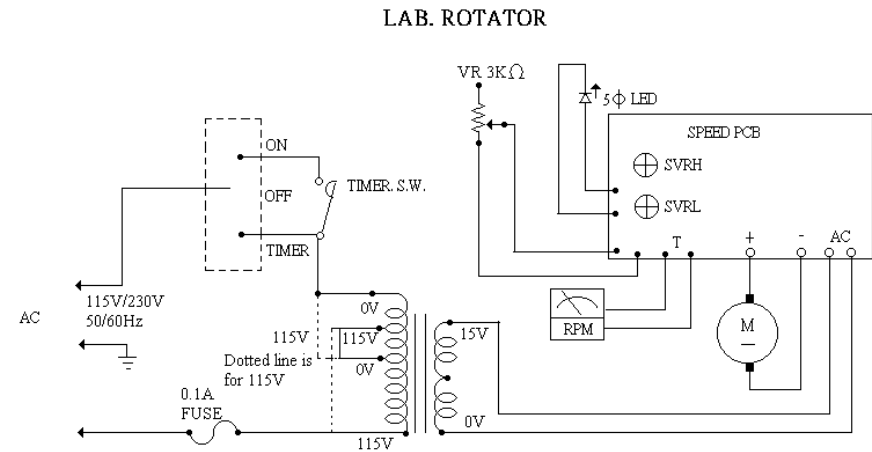


五、清潔保養與維護：

1. 機身以柔軟之濕布擦拭，再以乾布擦乾，若有較髒的污點，請使用中央洗劑擦乾，再以清水將洗劑完全洗清。
2. 請勿使用任何溶解液擦拭不鏽鋼部份以免生鏽。
3. 當該機器不使用時，請盡量保持內外槽乾淨，若長時間不使用則請將插頭拔掉。

六、注意事項：

1. 輸入電源請依照規定使用專用插座，並且不可使用老化或是鬆動之插座，請注意必須單獨使用插座，避免與其它機器共用同一插座以免發生危險；一般延長線不可使用，會造成壓降過大，請採用單一線路，並採用規定之延長線，如此才能確保機器的正常工作與壽命；使用前必須先確認電壓是否足夠，萬一電壓不足，請勿使用該機器，以確保安全，並設法改善及提高電壓設備後方可使用。
2. 機器必須要安裝在平穩之地面上，地面不平是機器震動及發出噪音的主因。
3. 不可使用於有侵蝕性之藥品或液體等之環境上。
4. 儀器通風不良會影響使用效率及壽命，所以儀器擺放之位置；背面需留 30 公分，左右兩側需留 20 公分以上之距離，或是增加散熱馬達以達到散熱之效果
5. 實驗物品需平均置放於震盪盤上且必須由中央往外放置，並用彈簧鏈固定之。
6. 實驗物品尚未放置穩固時請勿啟動電源。
7. 振盪盤轉動時請勿以手觸及振盪盤或盤上任何東西，以避免受傷。
8. 如有實驗藥品或液體傾倒時，需儘快擦拭乾淨，避免藥品或液體掉入或流

一、控制面板說明：

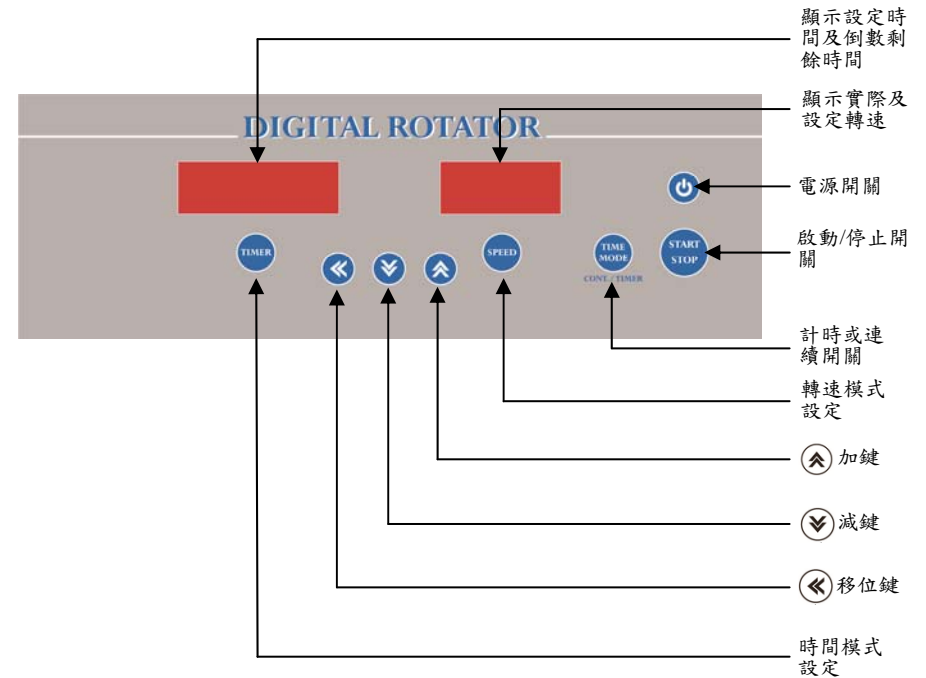

二、控制面板圖示：

編號	符號	名稱	功能說明
1		時間設定/倒數顯示	設定時間及顯示剩餘時間
2		轉速設定顯示	設定及顯示實際轉速
3	⏻	電源開關	啟動/關閉電源用
4	⏻	啟動/停止開關	啟動/關閉用
5	⌚	計時或連續開關	啟動計時或連續模式
6	⏮	轉速模式設定	啟動轉速功能
7	⏭	加鍵	增加參數值

編號	符號	名稱	功能說明
8	⏮	減鍵	減少參數值
9	⏪	移位鍵	移動游標用
10	⌚	時間模式設定	啟動計時功能

三、操作說明：

1. 本機使用電壓：110V/60Hz 220V/50Hz
2. 將準備好之檢體固定在轉盤上方，並確認其是否已穩固。
3. 按下“⏻ 電源開關”，時間設定 LED 視窗及轉速設定 LED 視窗會顯示目前設定值，若初期設定的是“連續模式”，在時間設定 LED 視窗上即看到“CONTU”字樣。

4. 此時可選擇“⌚ 計時或連續開關”來選擇“計時模式”或“連續模式”。

計時模式：在時間設定 LED 視窗上看到上一次的設定值。

步驟：1. 按下“⏪ 移位鍵”鍵來選擇要改變之位數（小時或分鐘）。

2. 按下“⏮ 加鍵”或“⏭ 減鍵”來調整需要的數值。

3. 按下“⌚ 時間模式設定鍵”或其他任一鍵即可儲存數值。

連續模式：在視窗上看“CONTU”字樣。

5. 轉速設定：按下“⏻ 時間模式設定鍵”，在時間設定 LED 視窗上數值開始閃爍。

步驟：1. 按下“⏪ 移位鍵”鍵來選擇要改變之位數。

2. 按下“⏮ 加鍵”或“⏭ 減鍵”來調整需要的數值。

3. 按下“⏻ 轉速模式設定鍵”或其他任一鍵即可儲存數值。

6. 按下“⏻ 啟動/停止開關”，在運轉過程中，可隨時按下“⏻ 啟動/停止開關”來停止運轉。

備註：

1. 當運轉時，若要變更運轉模式（計時模式或連續模式），使用者必須先按“⏻ 啟動/停止開關”，然後按“⌚ 計時或連續開關”見變更所要的運轉模式。

四、規格說明：

型號	YOS-201	YOS-301
速度顯示	數字 LED 顯示	
轉速範圍(rpm)	20~240	
定時器	99 小時 59 分鐘	
盤面尺寸(mm)	230 x 230	280 x 280
震盪幅度(mm)	20	
盤面材質	PVC	
載重材質	2 kg (20~150 rpm) ; 1 kg (151~240 rpm)	
重量(kg)	3.9	4.2
外觀尺寸(W*D*H)(mm)	260 x 295 x 140	280 x 295 x 140
附件	不鏽鋼彈簧鏈	
電源	110V 或 220V，50/60Hz	
選購配件	盤面尺寸(300 x 300 mm)	