

## 商品保證卡

品名	試管震盪器	廠牌	EVERNEW
機型	YVS-200	製造號碼	
客戶名稱			
地址			
電話		公司章	
購買日期			
保證期間	至		

### 保證內容：

1. 本產品保固期限為自購買日起一年。若在保固期限內發生任何損壞，我們將免費更換零件或維修。
2. 雖在有效保證期限，若有下列之情況恕不免費保證：
  - (1) 未能出示保證卡者。
  - (2) 人為因素使用不當或擅自改裝者。
  - (3) 安裝後移動或運送所發生之故障。
  - (4) 由於天災地變而發生損毀者。
  - (5) 經本公司以外廠商之修理、調整、改造而引起的故障及損壞。
3. 外觀外殼、消耗性產品或零件不在保證範圍內。
4. 本保證卡需本公司蓋章即生效，如有遺失恕不補發，敬請妥為保存。

又鑫生物科技有限公司

服務專線：

TEL: (02) 2100-1008

FAX: (02) 2522-1018



又鑫生物科技有限公司  
Yu-Shing Biotech., Ltd

## 試管震盪器



## 操作說明

\*\*\*\*\*

型號:  YVS-100

YVS-200

## 一、外觀說明：



## 二、操作功能指示：

編號	名稱	功能說明
1	橡皮頭震盪盤	試管震盪接觸用
2	速度控制鈕	調整震盪轉速用
3	控制開關 (On/Touch)-YVS-100 (Auto/Off/Touch)-YVS-200	控制開關功能

## 三、操作說明：

1. 本機使用電壓：110V/60Hz 220V/60Hz
2. 確認電源後將電源插入 110V 或 220V 伏的插座。
3. 將 ”控制開關” 置於 ”TOUCH” 的位置，當物體觸壓 “橡皮頭震盪盤”，機器將會運轉。
4. 將 ”控制開關” 置於 ”Auto” 的位置，此時機器會自動運轉。

5. 旋轉 “速度控制鈕” 來改變震盪速度，當試管內水柱產生漩渦時，即為適當速度。

## 四、清潔方面：

1. 機身以柔軟之濕布擦拭，再以乾布擦乾，若有較髒的污點，請使用中央洗劑擦乾，再以清水將洗劑完全洗清。
2. 請勿使用任何溶解液擦拭以免損害機器。

## 五、注意事項：

1. 使用前注意電壓是否正確，需使用 110V 或 220V/60Hz 電源之專用插座。
2. 不可使用於有侵蝕性之藥品或液體等之環境上。
3. 實驗物品尚未放置穩固時請勿啟動電源。
4. 振盪盤轉動時請勿以手觸及振盪盤，以避免受傷。
5. 如有實驗藥品或液體侵倒時，需儘快擦拭乾淨，避免藥品或液體掉入或流入機體內，影響儀器之壽命。

## 六、規格說明：

型號	YVS-100	YVS-200
最大轉速(rpm)	3,200	3,000
震盪盤直徑(mm)	φ 26	φ 80
電源指示器	有	
震盪方式	靜止/觸動	靜止/觸動/連續
外觀尺寸(mm)(W*D*H)	130*160*180	140*180*180
電壓	110V 或 220V/60Hz	